



Bedienungsanleitung

Mit eingestelltem Objektiv 4-fach fahren wir den Objektstisch mit dem Grobtrieb ganz hoch und beobachten dabei von der Seite, dass der Tisch an kein Objektiv stößt.

Wir fahren den Objektstisch bei gleichzeitiger Beobachtung durch das Okular langsam nach unten, bis ein scharfes Bild entsteht.

In dieser Position können wir durch Drehen am Revolver die größeren Objektive einschwenken. Wir stellen nur noch mit dem Feintrieb scharf.